

Mallit: AXM

Päivittäinen käyttö:

Käynnistys ja punnitus ilman taaraa:

1. Sijoita vaaka vakaalle alustalle ja vaakasuoraan.
2. Käynnistä vaaka **ON/ZERO** -painikkeella.
3. Jos painonäytöllä on tietoja, paina **ON/ZERO** .
4. Jos painonäytöllä on edelleen tietoja, paina **TARE**.
5. Aloita punnitus.

Punnitus taaraa käyttäen:

6. Sijoita esimerkiksi säiliö punnituslevylle ja paina **TARE**.
7. Aloita punnitus.

Näytön laajentaminen:

8. Paina **MODE**-painiketta noin 2 sekunnin ajan, jolloin näyttö ilmoittaa yhden lisädesimaalin.

Paristonsäästötoiminnon ottaminen pois päältä:

9. Pidä painiketta **TARE** painettuna samalla kun käynnistät vaa'an.
10. Paina **TARE**-painiketta, kunnes näytössä lukee **F4**.
11. Paina kerran **MODE**.

Näytöllä näkyy 4_off.

12. Paina toisen kerran **MODE**.

Näytöllä näkyy 0_off. (0_off = tarkoittaa jatkuvaa käyttöä.)

13. Tallenna painamalla **TARE**.
14. Päätä asetus painamalla **ON/ZERO**, jolloin palaat normaaliin punnitustilaan.

Automaattinen taaraus:

15. Pidä taarapainiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan, jolloin toiminto käynnistyy tai sammuu.

Jaotuksen vaihtaminen 3000/6000 (7500) (vain todentamattomat vaa'at):

16. Pidä painiketta **TARE** painettuna samalla kun käynnistät vaa'an.
17. Paina **TARE**-painiketta, kunnes näytössä lukee **F3**.
18. Paina **MODE**-painiketta noin 5 sekunnin ajan.
Punnitusraja ja jaotus näkyvät näytöllä. (Jaotus 3000)
19. Paina **MODE**-painiketta uudelleen noin 5 sekunnin ajan.
Punnitusraja ja jaotus näkyvät näytöllä. (Jaotus 6000/7500)
20. Tallenna painamalla **TARE**.
21. Päätä asetus painamalla **ON/ZERO**, jolloin palaat normaaliin punnitustilaan.

Puhdistus ja kunnossapito

22. Puhdista vaaka pehmeällä, kostealla liinalla, käytä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta.
23. Älä käytä puhdistukseen hankausaineita, asetonia, tinneriä tai alkoholia.
24. Tarkasta vaa'an tarkkuus säännöllisesti, kalibroi tarvittaessa.
25. Vaaka kannattaa suojata pölyltä käytön aikana.
26. Kuljetuksen ja varastoinninkin aikana vaaka tulee sijoittaa vaakasoraan.
27. Ota punnituslevy pois ennen kuljetusta ja pidempiaikaista varastointia.
28. Sijoita vaaka säilytyksen ajaksi kuivaan ja puhtaaseen tilaan.

PL.10.11.2004

**“INNOVATIVE APPLICATIONS
LATEST TECHNOLOGY
LONG EXPERIENCE”**

**www.liden-weighing.se
weighing.se**

**G&P LIDÉN WEIGHING AB
Bilgatan 3
SE-442 40 KUNGÄLV
E-mail: peter@liden-**